



- Les **NOCOBOX**® sont des boîtes de culture avec nutriments destinées à mettre en évidence la présence de germes sur les surfaces. Elles permettent de vérifier le résultat de désinfection obtenu par un système de désinfection des surfaces par voie aérienne.
- Les **NOCOBOX**® contiennent une substance nutritive qui favorise le développement des bactéries et donc la mise en évidence de leur présence.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Conditionnement
5000.020	Carton de 10 boîtes

CONSERVATION

- Conservez les boîtes dans un endroit frais (température en dessous de 30°C) et au sec.
- Stocker à l'écart de la lumière solaire.

MODE D'EMPLOI

- Ouvrir la boîte avec précaution (ne pas toucher la zone test).
- Appliquer 10 secondes avec une légère pression sur la surface à tester.
- Refermer la boîte.
- La laisser à température de développement (20°C-25°C) pendant 48 heures.
- Faire la lecture.

IMPORTANT :

- Elimination: collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

OXY'PHARM

829 rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne
commercial@oxypharm.net
T : +33 1 45 18 78 70

www.oxypharm.net

